

INFORMAZIONI DI BASE PER L'USO IN SICUREZZA DELLE AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE

- Controllare **OGNI SETTIMANA** l'efficienza delle guarnizioni; la parte di tenuta della guarnizione deve essere sempre tenuta lubrificata con un leggero velo di grasso al silicone.
- Verificare **AD OGNI CICLO DI STERILIZZAZIONE** l'efficienza del termometro nelle condizioni operative.
- Controllare, **DURANTE OGNI CICLO DI STERILIZZAZIONE**, che il dispositivo di blocco del portello rimanga bloccato e il portello non si apra.
- Verificare, **ALMENO UNA VOLTA AL MESE** l'efficienza del dispositivo che permette l'inizio della manovra di apertura del portello quando la pressione sia inferiore al valore di sicurezza.
- Controllare **MENSILMENTE** il dispositivo di sicurezza che impedisce l'immissione nell'autoclave del fluido sottopressione prima che il coperchio sia nella posizione di chiusura.
- Assicurare, **AD OGNI CICLO DI LAVORAZIONE**, che il livello dell'acqua all'interno dell'autoclave sia compreso tra il livello minimo e il livello massimo riportati sull'indicatore di livello.
- Verificare **SETTIMANALMENTE** l'efficienza degli sfiati delle valvole di sicurezza mentre l'autoclave si trova ad un valore di pressione inferiore a quello massimo di esercizio.
- Controllare almeno **UNA VOLTA AL MESE** la taratura e la capacità dello sfiato delle valvole di sicurezza assicurandosi che quando il valore della pressione raggiunge il limite massimo consentito la valvola di sicurezza comincia a sfiatare.
- Verificare, **PRIMA DI APRIRE** il coperchio dell'autoclave, che la temperatura interna sia pari a quella ambiente.
- Pulire frequentemente e comunque al termine di **OGNI CICLO DI STERILIZZAZIONE** le superfici interne della camera dell'autoclave con detergenti idonei per superfici in acciaio e non acidi al fine di rimuovere eventuali residui e incrostazioni.
- Se nell'autoclave vengono sterilizzati dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo **QUOTIDIANAMENTE PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE**, è necessario verificare l'avvenuta rimozione dell'aria e la successiva capacità di penetrazione del vapore nel carico da sterilizzare (ad esempio test di Bowie e Dick).
- Per ogni altro controllo e/o verifica non sopra riportato **OCCORRE** far riferimento al manuale d'uso e manutenzione dell'autoclave in dotazione.